

Western Blot Blocking Buffer
WB封闭液

Cat NO. :W00002

产品简介:

Western Blot Blocking Buffer (wb 封闭液) 主要用于 **Western Blot** 实验时, 免疫印迹膜 (NC、PVDF 或尼龙膜) 的封闭。本产品主要成分为 TBS, 吐温-20, 抑菌剂, 少量 BSA 等, 能有效封闭印迹膜上未结合蛋白区域, 降低非特异吸附和背景。

存储条件:

4°C 保存 1 年有效, 长期保存可以 -20° 冻存。

使用说明:

1. 取适量 **Western Blot Blocking Buffer** 封闭液, 在摇床上封闭 **10-15min**, 清洗干净即可进行后续的抗体孵育。(具体时间可以根据预实验稍作调整)
2. 封闭液回收时, 维持 4° 温度体系, 可以有效的保证回收效果 (回收使用依据效果, 及时更换新封闭液)。

注意事项:

1. 实验室安全手册: 请穿实验服并戴一次性手套口罩操作。
2. 没有任何一种封闭剂能适合所有抗原和抗体。如出现本试剂不适合的抗体, 请替换使用其它种类的封闭剂如 **BSA** 或脱脂奶粉。
3. 本产品仅限科研使用。

View more Product information on www.naturebios.com or www.naturebios.cn